

# Vita-Mix ABSOLUTE Mill ABS-W

アブソリュート ミル ABS-W



## 特徴

- アブソリュート ミルは粉碎容器と本体モーター部分が分離式になっています。
- 容器は3mm厚のSUS304を使用しています。硬い鉱石等にも対応できます。
- 粉碎容器部は分離式なので試料の取り出しが簡単で、水洗い洗浄が出来るので、コンタミの心配が無く、多種類の試料の粉碎が出来ます。
- 本体モーター部は高性能で、975Wのモーターパワーと24,000rpmの超高速回転を誇り、しかも極めて長時間の連続運転が出来ます。
- アブソリュート ミルの粉碎能力は弊社ワンダーブレンダー以上の能力をもっています。

## 仕様

型 式	ABS-W
電 源	AC 100V 50/60Hz 975W
回転数/高速	24,000rpm
回転数/可変	1,000~15,000rpm
寸 法	185×220×330(容器セット時)
重 量	6.5kg(容器セット時)
付 属 品	150mL SUS容器 (カッター組込済、標準フタ付)
価 格	¥218,000

## オプション



① PN-B11	SUS容器セット	¥80,000
② PN-W02	標準フタ	¥20,000
③ PN-W03	微粉碎フタ	¥22,000
④ PN-B12	カッターアセンブリー	¥22,000
⑤ PN-B13	SUSカッター (SUS304)	¥4,000

## 試料

データ/塩乾燥物及び角質粉碎例



1 鰹節 2 根昆布 3 角質 (爪)

データ/フィルム付き錠剤とカプセル粉碎例



4 黄色錠剤 5 白色錠剤 6 カプセル

## データ

試料名	1 鰹節	2 根昆布	3 角質 (爪)
処 理 量	20グラム	20グラム	2グラム
75ミクロン以下	12グラム	10グラム	1.3グラム
150ミクロン以下	4グラム	5グラム	0.3グラム
150ミクロン以上	4グラム	5グラム	0.3グラム

試料名	4 黄色錠剤	5 白色錠剤	6 カプセル
処 理 量	20グラム	20グラム	2グラム
75ミクロン以下	12グラム	10グラム	1.3グラム
75ミクロン以上	4グラム	5グラム	0.3グラム

※粉碎条件：1~6全ての試料は、微粉碎フタを使用し、37000回転で60秒間運転した結果のものです。但し、1と2の試料は標準フタで10秒間前粉碎しております。