

Hamilton Beach

Magnum Blender


取扱説明書

OSAKA CHEMICAL CO. LTD.

Hamilton Beach

マグナムブレンダー

この度はハミルトンビーチ マグナムブレンダーをご購入戴き誠に有難うございました。本器を正しく事故のないようお使いいただく為に、ご使用前に必ずお読み下さいますようお願い申し上げます。

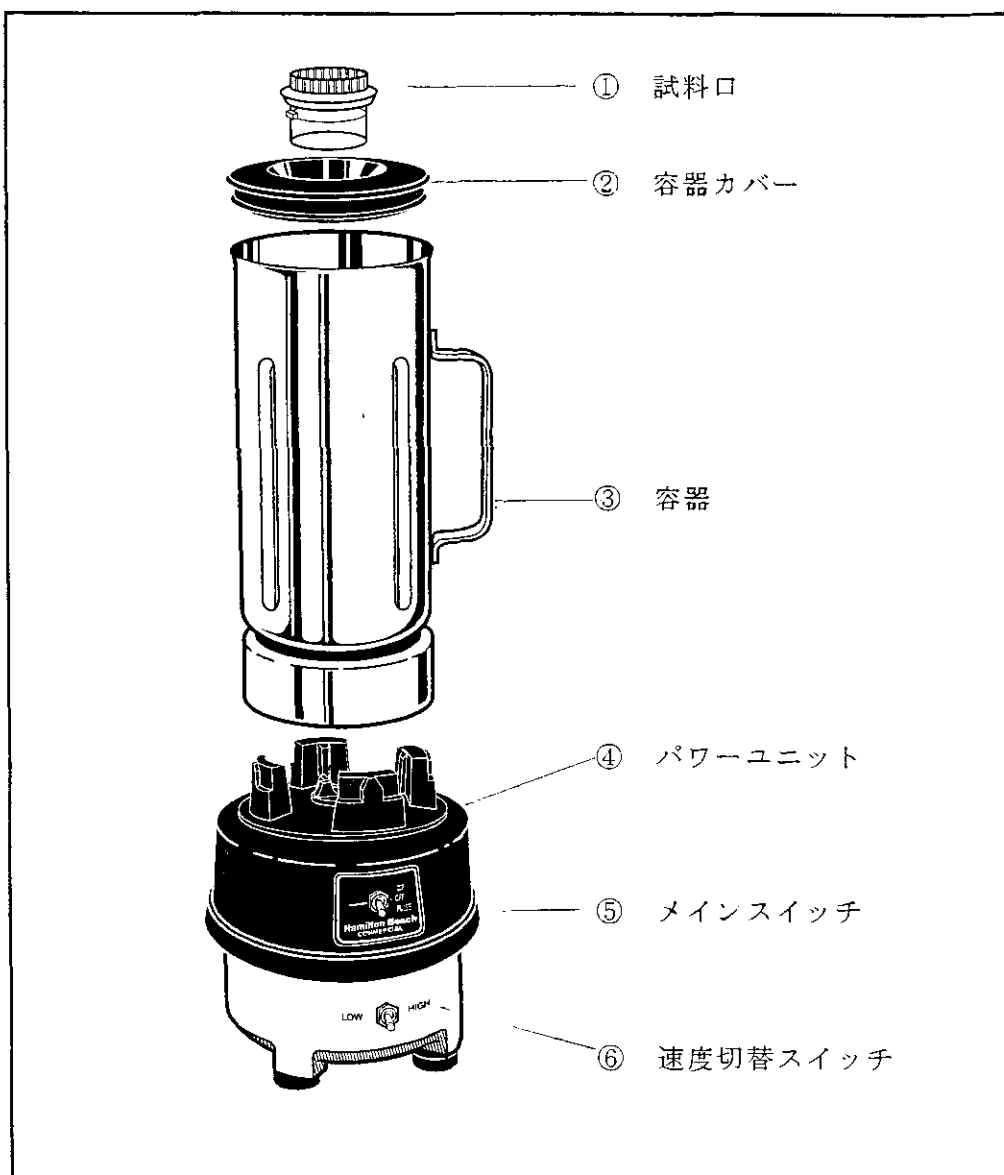

仕様

電 源 AC100V 50/60Hz 350W
使用温度 5℃～40℃
回 転 数 Lo-11,700rpm Hi-15,700rpm
寸 法 158mmφ X 462mm(H)
重 量 5Kg
付 属 品 容器1.9ℓ (SUS-304製) カッター組込型1ケ

操作

- ・メインスイッチ⑤をOFFにして下さい。
- ・容器③をパワーユニット④にしっかりとセットして下さい。
- ・容器③に試料を入れ、容器カバー②をして下さい。
- ・本器のプラグをAC100Vのコンセントに差し込んで下さい。その際には必ずアースをお取り下さい。
- ・高速処理の場合は速度切替スイッチ⑥をHiに、低速処理の場合はLoに合わせて下さい。
- ・メインスイッチ⑤のPULSEは速度切替スイッチ⑥と連動しており、PULSEを押している間だけ作動します。これは始動時の様子や粗砕き、又粉碎不足等の時にマニュアル作動として利用します。
- ・メインスイッチ⑤をONにすると連続して作動します。

注意

- ・ 容器をパワーユニットに取り付ける時は、必ずスイッチをOFFにして下さい。
- ・ 容器に試料を入れる場合は、規定量の線を上回らないで下さい。
- ・ 作動中は常に容器の上に手を添えて保持して下さい。
- ・ 作動中は容器の中に手や器具を入れないで下さい。
- ・ スwitchを入れると容器が異常な動きをする場合は、直ちにスイッチを切って点検を行って下さい。
- ・ 作動中にカッターが回らなくなったら、直ちにスイッチを切って点検を行って下さい。過負荷のままモーターを作動すると故障の原因になります。
- ・ 溶剤や使用温度範囲をこえるもの、又非常に硬い試料や粘性の強い試料等のご使用はご遠慮下さい。
- ・ 長時間の連続運転はご遠慮下さい。
- ・ 容器から回転刃を外さないで下さい。
- ・ 本機が正常にもしくは全く作動しない場合は、購入販売店に修理を依頼して下さい。

※上記の注意事項を怠ったりしますと事故につながったり、満足な試料作成が出来ない場合がありますので、必ず守って下さいますようお願い申し上げます。

輸入元

大阪ケミカル株式会社

〒530-0045

大阪市北区天神西町5番17号 アクティ南森町2F

TEL 06-6311-1050 FAX 06-6311-1070

E-mail: info@daichem.co.jp

<http://www.daichem.co.jp>