


WONDER
CRUSH/MILL

取扱説明書

OSAKA CHEMICAL CO. LTD.

ワンダーブレンダー

この度はワンダークラッシュ／ミル WDL-1をご購入戴き誠に有難うございました。本器を正しく事故のないようお使いいただく為に、ご使用前に必ずお読み下さいますようお願い申し上げます。

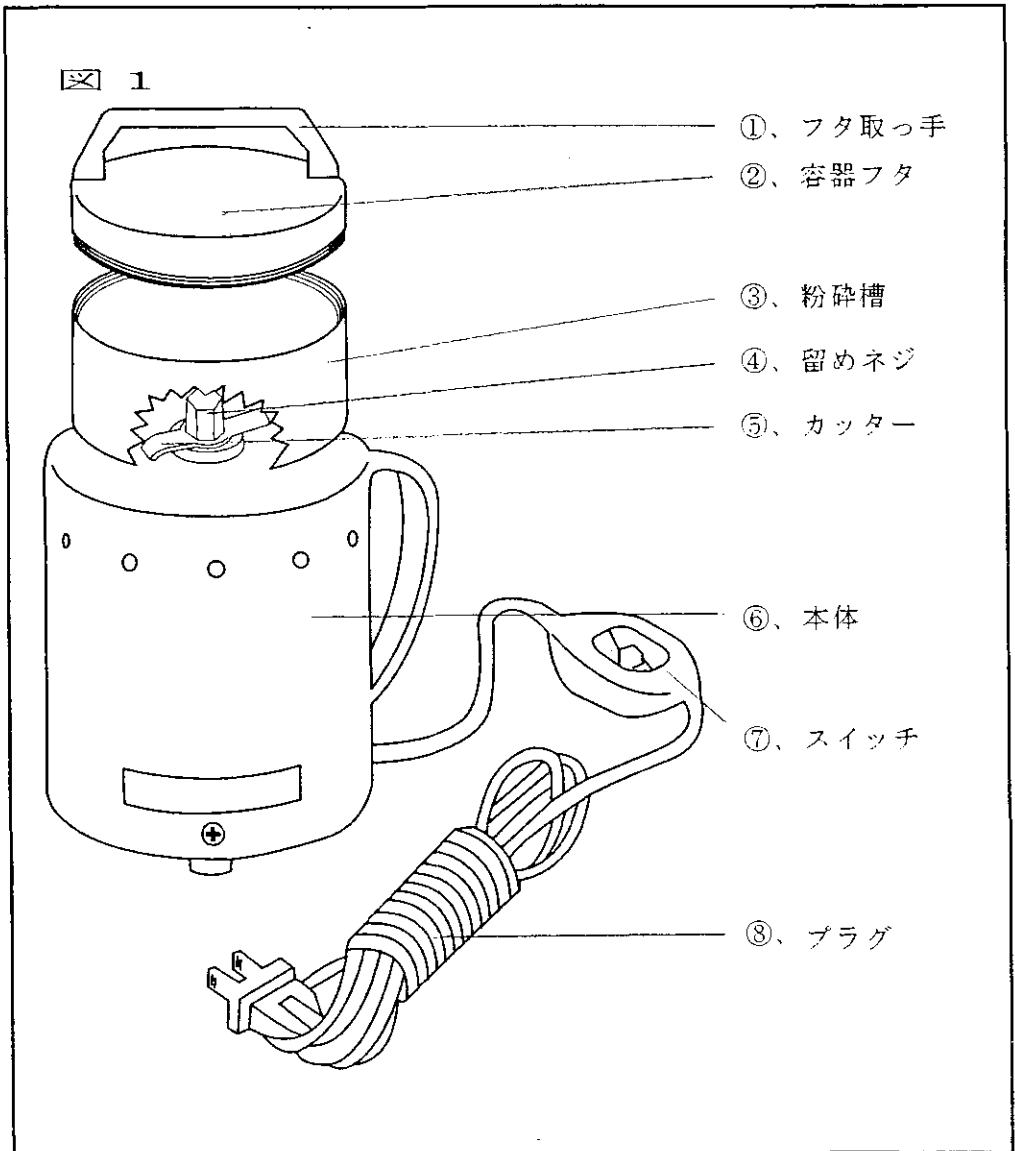

仕様

| | |
|-----|----------------------|
| 電源 | AC100V 50/60Hz 1000W |
| 回転数 | 25,000rpm |
| 寸法 | 162mmφ X 298mm(H) |
| 重量 | 4,6Kg |
| 容量 | 200mL |
| 付属品 | クリーナーブラシ |

操作

- ・最初に、本体下部のコードの中ほどに付いています**入**と**切**のスイッチ⑦が**切**になっているのを確認して下さい。
- ・取っ手①を握って左に回して容器フタ②を外して下さい。
- ・粉碎槽③のカッター⑤が指で回して、軽く回るのを確認して下さい。
- ・粉碎槽③によく乾燥した試料を入れて下さい。（試料量は最大で150mLです。試料の長さの最長は2cm程度を目安にして下さい。）
- ・試料を入れ終わったら容器フタの矢印と本体の矢印どうしを合わせてフタを右回りいっぱい締め付けて下さい。
- ・電源コード⑧のプラグをAC100Vのコンセントに差し込んで下さい。（その際には必ずアースをお取り下さい。）
- ・次ぎにスイッチ⑦を**切**から**入**にスライドして下さい。この時、容器フタの取っ手を握ってしっかりと保持して下さい。（始動時には一度にパワーが発揮され、本体に多少ショックがかかりますので、しっかりと取っ手を保持して下さい。）
- ・殆どのものは30秒以内で粉碎出来ます。
- ・作動が終わったらスイッチを**入**から**切**にスライドしてください。そして必ずプラグをコンセントから外して下さい。

注意

1. 容器ブタを開閉する場合は必ずコンセントから電源プラグを抜いて下さい。
 2. コンセントに電源プラグを入れる前に、スイッチがOFF（切）になっているのを確認して下さい。その際には、必ずアースをお取り下さい。
 3. 本器は完全に乾燥物専用粉砕器です。粉砕対象物がよく乾燥されたものを粉砕して下さい。粉砕物は乾燥されていればいる程より細かい粒子が得られます。
 4. 通常全ての粉砕物は1分以内で細かく粉砕しますが、粉砕時間を2～3分間延長したいのであれば最初の1分間の粉砕の後、数分程度器械を休ませ、その後継続してお使い下さい。
 5. 粉砕物が破砕するのに十分な空間を与える為に試料は粉砕槽の2分の1程度の容量にして下さい。
 6. 水気のある試料や粉砕槽への試料の入れすぎは通電しているにもかかわらず粉砕カッターが止まったりモーターの回転が止まったりする原因になります。この時にはフェーズやモーターの焼尽きを防ぐ為、すぐにスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて下さい。
 7. 通電後モーターが回転しない事がわかったら、正しく作動するかどうか見る為にフェーズ、スイッチやプラグをチェックして下さい。
- ◎上記の注意事項を怠ったりしますと、事故につながったり、満足な試料作成が出来ない場合がありますので、必ず守ってくださいます様お願い申し上げます。

●輸入元

大阪ケミカル株式会社

〒530-0045

大阪市北区天神西町5番17号 アクティ南森町2F

TEL 06-6311-1050 FAX 06-6311-1070

E-mail: info@daichem.co.jp

<http://www.daichem.co.jp>