

## ABS - W



型 式	ABS-W
サ イ ズ	185 × 220 × 330mm(H)
容 量	150mL
電 源	AC100V、50/60Hz
電 気 容 量	975W
回 転 数	24,000rpm (無負荷時)
可 変 速 度	1,000～15,000ppm (無負荷時)
重 量	6.5kg
付 属 品	150mL SUS容器 (カッター、標準フタ付)
価 格	¥261,000



## 製品概要

- 厚さ3mmの頑丈なステンレス容器、SUS304製の Cutter、特許取得の容器フタで構成される粉碎槽は、生薬、穀物、薬草、錠剤や錠物等、乾燥した試料なら瞬時にほとんど粉碎します。
- 糖衣錠やコーティングフィルムがある錠剤でも、フィルムごときれいに粉碎します。
- 粉碎槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉碎ができます。
- 耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。
- ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。

## 粉碎データ



試料名	1：鯉節	2：根昆布	3：角質(爪)
処理量	20g	20g	2g
75μ以下	12g	10g	1.3g
150μ以下	4g	5g	0.3g
150μ以上	4g	5g	0.3g

※「粉碎条件：1～3全ての試料は、微粉碎フタを使用し、24,000回転で約60秒間運転しました。ただし、1と2の試料は標準フタで10秒間前もって粉碎しています。



試料名	4：黄色錠剤	5：白色錠剤	6：カプセル
処理量	8g	6g	10g
75μ以下	7g	5g	8g
75μ以下	1g	0.5g	1g


※粉碎条件：4～6全ての試料は、微粉碎フタを使用し、24,000回転で約60秒間運転しました。

## オプション



型番	商品名	価格
1 : PN-B11	SUS容器セット (カッター組込済)	¥96,000
2 : PN-W02	標準フタ	¥20,000
3 : PN-W03	微粉碎フタ	¥22,000
4 : PN-B12	カッターアセンブリー	¥26,400
5 : PN-B13	SUSカッター(SUS304)	¥4,000
PN-B13N	SUSカッター(真空焼入)	¥9,000

※「PN-B11(SUS容器セット)」にはフタは付いておりません

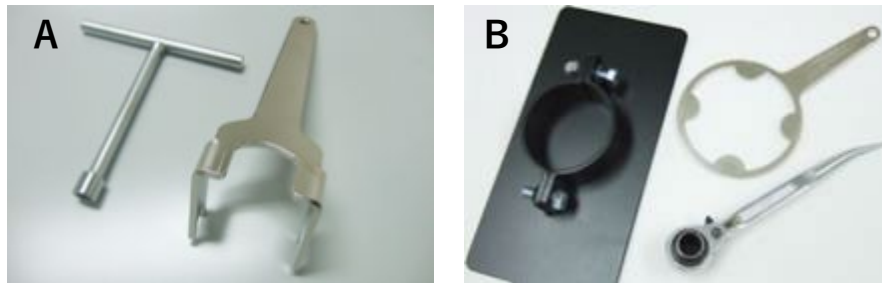

型番	商品名	価格
A : UP-50	カッター脱着キット	¥6,000
B : UP-51	ミル容器分解キット	¥30,000



型番	商品名	価格
① : PN-A1	1.5Lポリカ容器 (カッター組込)	¥39,600
② : PN-A2	2.0Lポリカ容器 (カッター組込)	¥39,600

輸入元



ラボ用輸入機材専門メーカー

**大阪ケミカル株式会社**

〒530-0045 大阪市北区天神西町 5-17  
アクティ南森町 2F

TEL : 06-6311-1050 FAX : 06-6311-1070

E-mail : [info@daichem.co.jp](mailto:info@daichem.co.jp)

URL : <https://www.daichem.co.jp/>

**お問い合わせ**

販売代理店