


Mini Blender

ミニブレンダー


取扱説明書

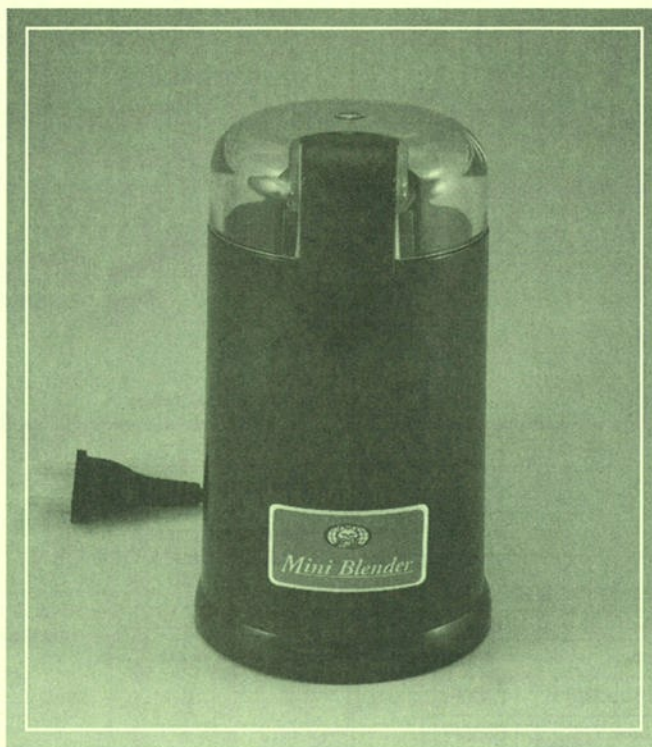


Mini Blender

この度はミニブレンダーをご購入戴き誠に有り難うございました。

本器を正しく事故のないようお使い頂く為に、ご使用前に必ずお読み下さいますようお願い申し上げます。

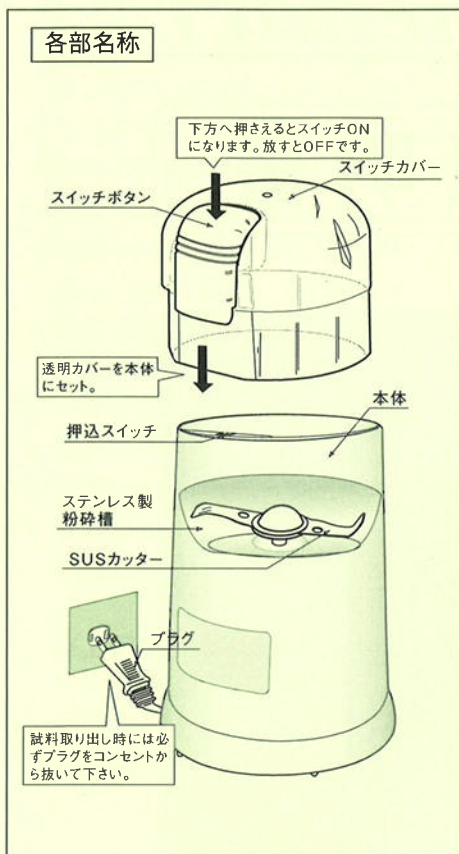

交換刃の取替え

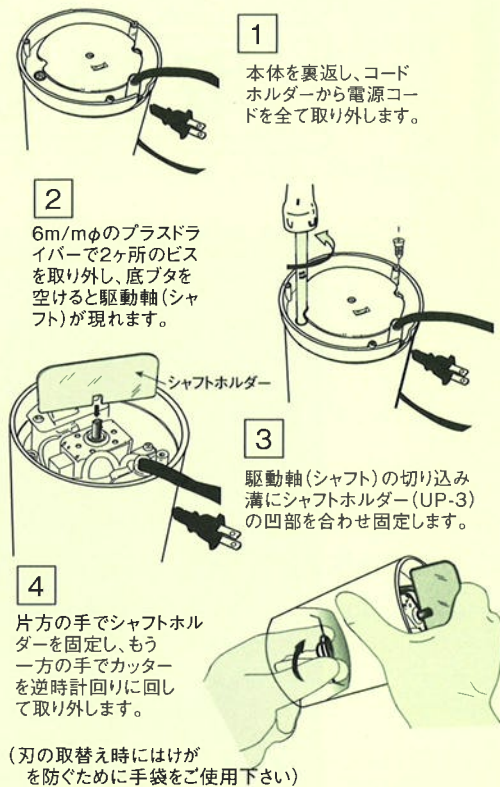

交換部品及びオプションのご案内

型番	品名	価格
PN-J71	スイッチカバー	800円
PN-J72	交換刃(ステンレス製)	1,300円
UP-3	シャフトホルダー (カッター交換補助具)	1,500円

<p>スイッチカバー (PN-J71)</p>	<p>シャフトホルダー (UP-3) (カッター交換補助具)</p>
<p>カッター (PN-J72)</p>	<p>クリーニングブラシ (非売品)</p>

操 作

1. まず本体から透明カバーを取外してください。
2. 試料を本体ステンレス容器部に入れてください。
3. 最大試料量はステンレス容器内に収まる程度にしてください。
4. 試料を入れ終わったら本体にスイッチカバーをセットしてください。
(スイッチカバーが正しくセットされないとブレンダーは作動しません)
5. 本体のコードプラグをAC100Vのコンセントに差し込んでください。
6. スwitchカバーを手で軽く押さえながら指でスイッチ部を下へ強く押してください。
(スイッチの指を放すと器械は止まります)
7. 連続粉碎時間は最長1分間です。
それ以上使用する場合は1分間使用で5分間器械を停止してください。
8. 作業が終わり試料を取り出します。このときは必ずプラグをコンセントから外して行ってください。
9. 容器の中に残った残留物は添付の刷毛ブラシで残留物进行处理した後、ウエットティッシュ等で容器部内を清掃してください。
※本体の水洗いは絶対にしないでください。スイッチカバーは水洗いできます。
水洗いした後、よく乾かせてご使用ください。
※本器を運転するときは平らな机か台の上で行って下さい。不安定な場所での使用はさけてください。


仕 様

型 式	MB-3
電 源	AC100V、50/60Hz
電 気 容 量	120W
回 転 数	21,000rpm
寸 法	98φ×183mmH
重 量	750g
容 量	100mL (粉碎容量：50mL)
付 属 品	クリーニングブラシ
価 格	¥7,500

ご 注 意

1. 本体、又はステンレス製カップ内を絶対に水洗いしないでください。
2. 試料から水分の出るものや粘りのあるものには使用しないでください。
3. 非常に硬い試料はお避けください。スイッチカバーが破損する恐れがあります。
4. 試料の出し入れや清掃する時は必ずプラグをコンセントから外して行って下さい。
5. 本体の押込スイッチにもものが挟まらないようにしてください。
6. 粉碎中に刃が回転しなくなった時は、運転を停止してください。
(試料が多い場合は試料を減らしてください。試料がカッターに挟まっている場合は挟ったものを取除いてください)
7. 連続運転は1分以内で、それ以上使用する場合は1分間使用で5分間停止をした後、再びご使用ください。
8. 本体が熱くなったら運転を停止してください。
9. 屋外での使用はお避けください。
10. 電気ショックを避けるため水気のあるところでは使用しないでください。
11. 本器はモーター部と容器部が固定されています。
(交換部品はスイッチカバーとカッターがあります)

※上記の注意事項を怠ったりしますと、事故につながったり、満足な試料作成が出来ない場合がありますので必ず守ってくださいますようお願い申し上げます。

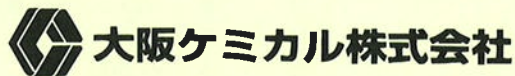

〒530-0045

大阪市北区天神西町5番17号 アクティ南森町2F

TEL 06-6311-1050 FAX06-6311-1070

E-mail: info@daichem.co.jp

<https://www.daichem.co.jp>