

Hamilton Beach

New Magnum Blender

MB-500

取扱説明書




OSAKA CHEMICAL CO.,LTD.

Hamilton Beach


ニューマグナムブレンダー

MB-500

この度はハミルトンビーチ ニューマグナムブレンダーをご購入戴き誠に有り難うございました。本機を正しく事故のないようお使いいただく為に、ご使用前に必ずお読み下さいますようお願い申し上げます。

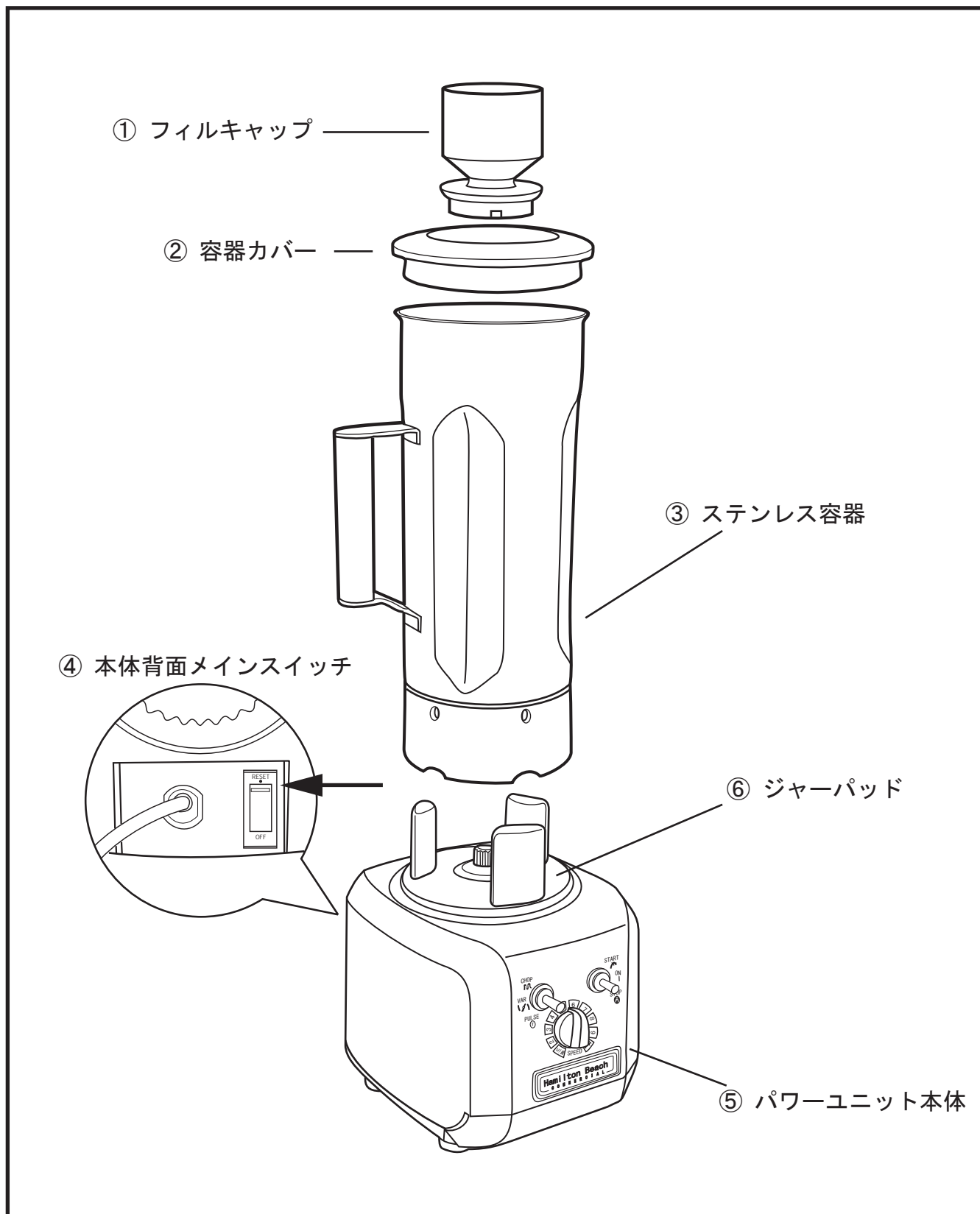

⑥ コントロールパネル

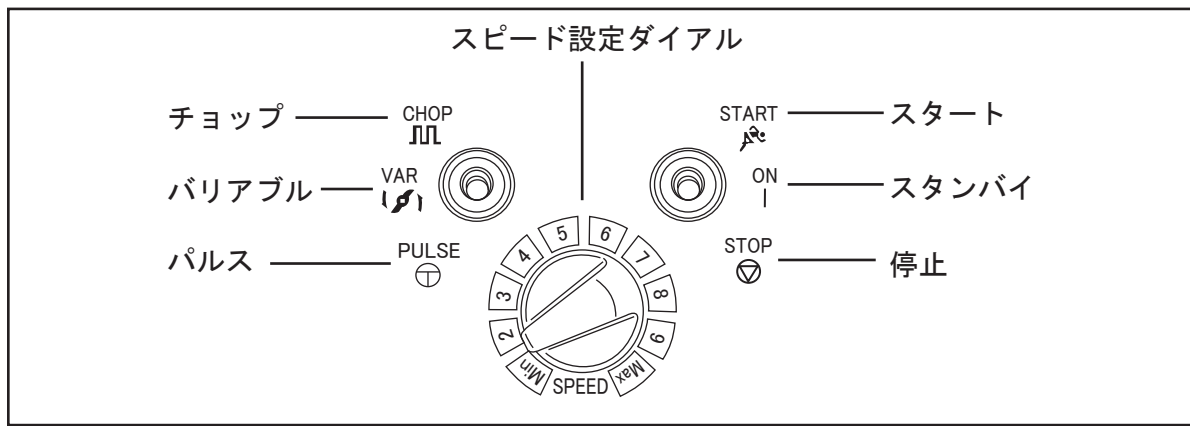

操作方法

- ・パワーユニット裏側のメインスイッチ④が OFF になっている事を確かめて下さい。本体正面のコントロールパネル⑥のスイッチを STOP にして下さい。
- ・容器③に試料を入れ、容器カバー②とフィルキャップ①をセットして下さい。
- ・容器③をパワーユニット⑤にしっかりとセットして下さい。
- ・本機のプラグを AC100V のコンセントに差し込んで下さい。その際には必ずアースをお取り下さい。
- ・パワーユニット裏側のメインスイッチ④を ON にして下さい。コントロールパネル⑥左側のモードを選択して下さい。(チョップ・バリアブル・パルス)
- ・スピード設定ダイヤルで回転速度を設定して下さい。
- ・その後右側のスイッチをスタート位置に押し上げて下さい。
- ・混合が終わったら STOP にセットし、パワーユニット裏側のメインスイッチ④を OFF にして、安全のためコンセントからプラグを抜いて下さい。
- ・容器③をパワーユニット⑤から取り外し、容器カバー②を外して容器を傾けて試料を取り出して下さい。
- ・使用後は中性洗剤とブラシで容器内部を洗浄して下さい。

< ミキシングモード >

- ・ PULSE . . . ボタンを押している間のみミキシング
- ・ CHOP スピードダイヤルで回転数を選び CHOP ボタンを選択すると設定した回転速度と最低回転速度を繰り返す。ミキシング中もスピードダイヤルでの調整変更可能、止める場合は STOP 位置へスイッチを押し下げる。
- ・ VAR スピードダイヤルで回転数を選び VAR ボタンを選択すると設定した回転速度で運転する。ミキシング中もスピードダイヤルでの調整変更可能止める場合は STOP 位置へスイッチを押し下げる。

注意事項

- ・ 容器をパワーユニットに取り付ける時は、必ずメインスイッチを OFF にして下さい。
- ・ 容器に試料を入れる場合は、規定量の線を上回らないで下さい。
- ・ 作動中は常に容器の上に手を添えて保持して下さい。
- ・ 作動中は容器の中に手や器具を入れないで下さい。
- ・ スイッチを入れると容器が異常な動きをする場合は、直ちにスイッチを切って点検を行って下さい。
- ・ 作動中にカッターが回らなくなったら、直ちにスイッチを切って点検を行って下さい。過負荷のままモーターを作動すると故障の原因になります。
- ・ 溶剤や仕様温度範囲をこえるもの、又乾燥試料や粘性の強い試料等のご使用は過度の負荷がかかるためご遠慮下さい。
- ・ 長時間の連続運転はご遠慮下さい。連続運転は3分以内にして下さい。
- ・ 容器から回転刃を外さないで下さい。
- ・ 本機が正常にもしくは全く作動しない場合は、購入販売店に修理を依頼して下さい。

※上記の注意事項を怠ったりしますと事故につながったり、満足な試料作成が出来ない場合がありますので、必ず守って下さいますようお願い申し上げます。

ニューマグナムブレンダー (MB-500) 仕様

型 式	MB-500
サイズ	W170 X 210 X 530mm (フィルキャップ装着時)
電 源	100V, 50/60Hz
電気容量	740W
スピード	CHOP、VALIABLE、PULSE
回転数	11,000rpm ~ 22,000rpm (無負荷時) ダイアル可変式
重 量	5.6 kg
容 量	1.9L
付属品	1.9L SUS 容器セット (カッター組込)
価 格	¥137,000



ラボ用輸入機材専門メーカー

大阪ケミカル株式会社

〒530-0045

大阪府大阪市北区天神西町 5-17 アクティ南森町 2F

TEL 06-6311-1050 FAX 06-6311-1070

E-mail: info@daichem.co.jp

<http://www.daichem.co.jp>