

TABLET


BLENDER

取扱説明書

OSAKA CHEMICAL CO. LTD.

タブレットブレンダー

この度はタブレットブレンダーをご購入戴き誠に有難うございました。
本器を正しく事故のないようお使いいただく為に、ご使用前に必ずお読み下さいますようお願い申し上げます。

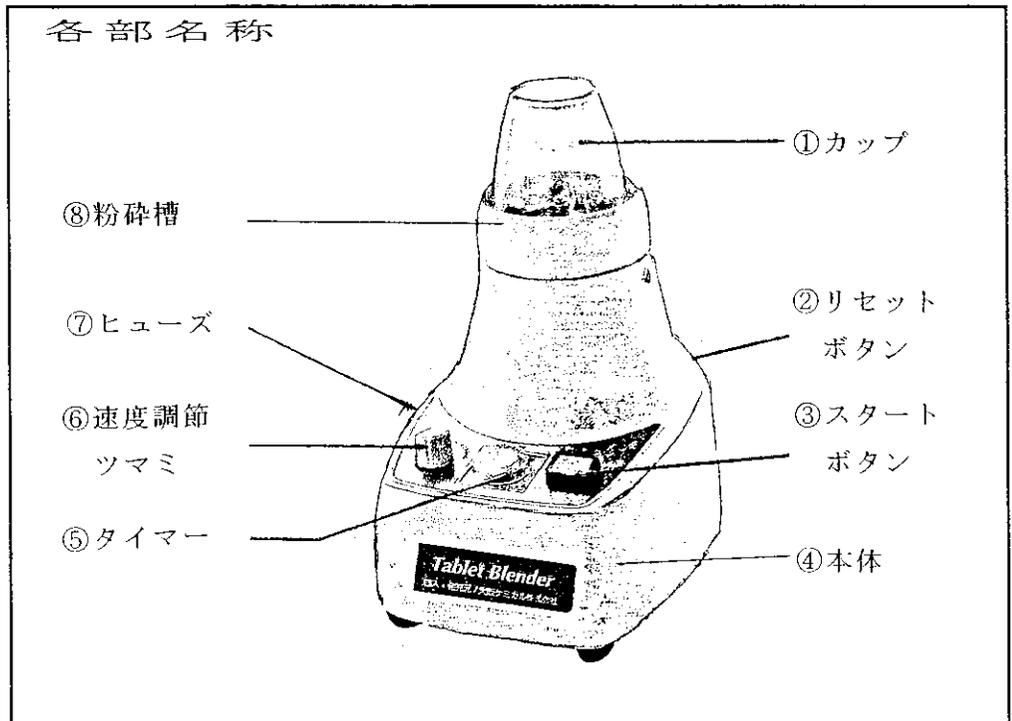


仕様

電源	AC100V 50/60Hz 300W
回転数	2,000~10,000rpm
寸法	220mm×160mm×260mm(H)
重量	4,7Kg
付属品	粉碎ユニット、カップ(ポリカーボネイト樹脂製)、 クリーナーブラシ各1ヶ

操作

- ・本体から粉碎槽を取り外して下さい。
- ・粉碎槽からカップを取り外して下さい。(カップを左に廻します。)
- ・カップの開口部を上にして試料を入れます。(試料の入れすぎに注意して下さい。)
- ・粉碎ユニットのカッター部を下にしてカップに取付けユニットを左に廻してロックします。
- ・組み立てた粉碎槽を本体にセットして下さい。
- ・タイマーをセットして下さい。
- ・適切な回転数にする為速度調整ツマミで回転数の調整をして下さい。
- ・本器のプラグをAC100Vのコンセントに差し込んで下さい。
- ・スタートボタンを押して下さい。

1.

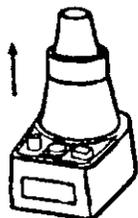

2.




3.



4.



5.

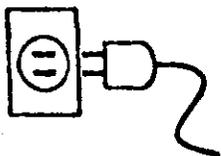

- ・本器が正常にもしくは全く作動しない場合は、販売店に修理を依頼して下さい。

注意

1. 粉碎槽を本体に取り付ける時は、必ず電源コードを外して行って下さい。
 2. カップに試料を入れる場合は、規定量を上回らないで下さい
作動中は常にカップの上に手を添えて保持して下さい。
 3. 本器は完全に錠剤専用粉碎器です。液体や粉碎中液体の滲出する物、又は、非常に硬い試料等のご使用はご遠慮下さい。
 4. スイッチを入れると異常な動きをする場合は、直ちにスイッチを切って点検を行って下さい。
 5. スイッチを入れても作動しない場合、電源コードを外し、本体裏側のヒューズボックスからヒューズを取り出し点検して下さい。もしヒューズが切れている場合ヒューズ(3A)を取り替えて下さい。
 6. 水気のある試料や粉碎槽への試料の入れすぎは通電しているにもかかわらず粉碎カッターが止まったりモーターの回転が止まったりする原因になります。この時にはフューズやモーターの焼尽きを防ぐ為、すぐにスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて下さい。
 7. 通電後モーターが回転しない事がわかったら、正しく作動するかどうか見る為にフューズ、スイッチやプラグをチェックして下さい。
- ◎上記の注意事項を怠ったりしますと、事故につながったり、満足な試料作成が出来ない場合がありますので、必ず守ってくださいます様お願い申し上げます。

●輸入元

大阪ケミカル株式会社

〒530-0045

大阪市北区天神西町5番17号 アクティ南森町2F

TEL 06-6311-1050 FAX 06-6311-1070

E-mail: info@daichem.co.jp

http://www.daichem.co.jp