

# Mini Blender

ミニブレンダー  
MB-2

ミニブレンダー MB-2



## 特 徴

ミニブレンダーはカバースイッチを押している間だけ作動する簡単で安全な小型粉砕機です。120W、21000回転というハンディータイプの中では非常にパワフルな粉砕機です。穀物(大麦、大豆等)茶葉や錠剤等乾燥した少量のサンプルを瞬時に粉砕します。このミニブレンダーのスピーディーな粉砕力と簡単、安全な操作性は実験室、研究室の必需品として重宝されています。注意する点として、試料カップとカッターはステンレス製で本体に内蔵されていますので、粉砕中、試料より湧出するようなものや水分を含んだ物の粉砕は出来ません。また、試料カップや本体の水洗いは出来ません。(消耗の激しいカバースイッチとカッターに別売交換部品があります)

## 仕 様

型 式	MB-2
電 源	AC100V、50/60Hz
電 気 容 量	120W
回 転 数	21,000rpm
寸 法	98φ×185mmH
重 量	720g
容 量	100mL(粉砕容量:50mL)
付 属 品	クリーナブラシ スイッチブラシ
価 格	¥7,500

## オプション



③ ミニブラシ(大)(小)セット (PN-J59)

① スイッチカバー (PN-J61)

② 交換刃 ステンレス製 (PN-J62)



⑤バキュームクリーナー(UP-1)  
粉砕した試料を取り出し、付属のクリーナブラシで掃除の後残った少量の試料をこのミニバキュームクリーナー(UP-1)で吸引します。ミニブレンダー、ワンダーブレンダー専用のバキュームクリーナーです。

## 交換部品及びオプションのご案内

① PN-J61	スイッチカバー	800円
② PN-J62	交換刃(ステンレス製)	1,300円
③ PN-J59	ミニブラシ(大)(小)セット	1,300円
④ UP-3	シャフトホルダー(カッター交換補助具)	1,500円
⑤ UP-1	バキュームクリーナー	3,000円

## 試 料/データ

試 料 名	1. 大麦	2. 大豆	3. 乾燥草花	4. 錠剤
処 理 量	10g	10g	3g	10g
粉 碎 例				
粉 碎 状 態	30秒の粉砕時間で500μが比較的多く分布、次に250、150.75μとバランスのとれた粒度分布だった。	30秒の粉砕時間で500μが最も多く分布、この試料は油脂性のため細かく粉砕しにくい試料です。	粉砕時間60秒。3分の2は500μオーバーのもので、500μと250μのものが少量ずつ獲得できた。	30秒の粉砕時間で150μが最も多く、500μオーバーのフィルム残滓と250、150.75μのものはほぼ等量でした。

※上記粉砕状態はミニシーブ(500、150.75μ)を実際に篩って得た結果を粉砕状態としてまとめたものです。

輸入発売元  
**大阪ケミカル株式会社**

〒530-0045

大阪市北区天神西町5番17号 アクティ南森町2F  
TEL 06-6311-1050 FAX 06-6311-1070  
E-mail: info@daichem.co.jp  
http://www.daichem.co.jp